

Aka-Brief - Carbures frittés à revêtement

1



Piatto 220+



E Au




300 tpm



35 N



Jusqu'à planéité

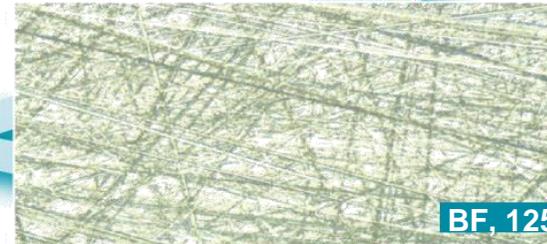

2



Allegran 3



Poly+ 3 µm
Lube Blue



150 tpm



35 N



9:00 min



3



Allegran 1



Poly+ 1 µm
Lube Blue



150 tpm



35 N



5:00 min



Les temps et les forces sont indiqués pour une préparation en Ø300mm et un diamètre d'échantillon de 40mm.

Pour une préparation en Ø250mm, les temps doivent être augmentés de +30%. Pour une préparation en Ø200m, +100%.

Avec des échantillons plus grands, la force doit être augmentée. Avec des échantillons plus petits, elle doit être réduite.

La durée et la force peuvent varier en fonction de l'équipement.